

ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ
ЭСр-10105

Паспорт
ГРБА 418422.021-01 ПС



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Электрод сравнения ЭСр-10105 (одноключевой промышленный) предназначен для создания опорного потенциала при проведении потенциометрических измерений.

Электрод является прибором общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях.

1.2 Электрод изготавливается в соответствии с ГОСТ 22261-94 и техническими условиями ТУ 4215-020-89650280-2009.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Температура анализируемой среды:

- ЭСр-10105-4,2 - от 20 °С до 100 °С;

- ЭСр-10105-3,5 - от 5 °С до 100 °С;

- ЭСр-10105-3,0 - от минус 5 °С до плюс 100 °С;

2.2 В электроде используется хлорсеребряная электрохимическая система. Потенциал электродов относительно нормального водородного электрода при температуре 20 °С указан в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение электрода	Концентрация КСl в потенциалообразующем полуэлементе, моль/дм ³	Потенциал относительно н.в.э.
ЭСр-10105-4,2	4,2 (насыщенный р-р)	202±3
ЭСр-10105-3,5	3,5	208±3
ЭСр-10105-3,0	3,0	212±3

2.3 Нестабильность потенциала электрода за 8 часов работы не более ±0,5 мВ.

2.4 Температурный коэффициент потенциала электрода не превышает ±0,25 мВ/°С в интервале температур анализируемой среды.

2.5 Относительный диффузионный потенциал электрода в растворах с молярной концентрацией кислоты или щелочи не менее 0,2 моль/дм³ не должен превышать ±12 мВ.

2.6 Электрическое сопротивление электрода должно быть в пределах от 2 до 20 кОм при температуре (20±0,5)°С.

2.7 Сведения о содержании драгметаллов в одном электроде приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Масса, г	Примечание
Электрод	0,1740 ч.в.	проволока Ср 999,9 Ø 0,5
	0,1920 л.в. (0,1440 ч.в.)	AgCl
Итого:	0,3180 ч.в.	

2.8 Габаритные размеры электродов: длина 160 мм, диаметр 12 мм.

2.9 Характеристики соединительного кабеля и разъема приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тип разъема	Длина кабеля, мм	Код
Наконечник	800	К 80.2
	1000	К 100.2
	1400	К 140.2
	1800	К 180.2
	2200	К 220.2
	2600	К 260.2

2.10 Масса электрода с кабелем должна быть не более 100 г..

2.11 Электрод является невозстанавливаемым однофункциональным изделием.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

электрод ЭСр-10105-	-	шт.
паспорт	- 1	экз.
упаковка	- 1	шт.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Извлечь электрод из упаковки.

4.2 Убедиться в отсутствии механических повреждений электрода и соединительного кабеля.

4.3 Заполнить электрод электролитом, руководствуясь “Инструкцией по заполнению электрода сравнения ЭСр-10105 электролитом” (Приложение А).

4.4 Электрод должен быть заполнен не менее чем на 2/3 раствором. В случае необходимости следует доливать или полностью заменять электролит в электроде.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Транспортирование электродов проводить в упаковке при температуре воздуха от минус 5 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % при 25 °С.

5.2 Хранить электроды на складах в упаковке при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха 80 % при 25 °С.

6 ПОВЕРКА ЭЛЕКТРОДОВ

Поверка электродов осуществляется один раз в год по Р 50.2.033-2004 ГСИ. Электроды сравнения для электрохимических измерений. Методика поверки.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие электрода требованиям ТУ 4215-020-89650280-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации электрода 18 месяцев с момента продажи при наработке, не превышающей 1500 часов.

Гарантийный срок хранения 24 месяца до ввода в эксплуатацию.

7.3 В случае нарушения работоспособности электрода в период гарантийного срока, он должен быть направлен в адрес поставщика вместе со следующими документами:

- паспорт на электрод;
- акт с указанием выявленных неисправностей;
- извещение о непригодности (в случае выявления брака службами ЦСМ) с обязательным приложением протокола испытаний.

Адрес предприятия-изготовителя: 109202, г. Москва, шоссе Фрезер, 12; ООО «Измерительная техника», (495) 232-49-74, 232-42-14.

8 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 При проведении испытаний, обслуживании и эксплуатации соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.007-76.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

9.1 Электрод соответствует ГОСТ 22261-94 и техническим условиям ТУ 4215-020-89650280-2009, поверен и признан годным для эксплуатации.

Электрод № _____

Дата изготовления _____

МП ОТК _____

Подпись контролера ОТК.

Дата поверки _____

МП _____

Подпись лиц, ответственных за поверку.

Дата продажи _____

Продавец _____

**ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению электрода сравнения ЭСр-10105
электролитом**

Для заполнения электрода рекомендуется применять один из электролитов приведенных в таблице 1. Приготовление этих электролитов описано в п.1 настоящей инструкции.

A.1 Приготовление электролита (из расчета на объем раствора 500 дм³).

A.1.1 Взять навеску KCl в соответствии с таблице 4.

Таблица 4

Концентрация KCl, моль/л	Навеска, г
4,2 (насыщ.)	160,000
3,5	130,453
3,0	111,825

A.1.2 Высыпать навеску KCl в мерную колбу и долить 300-400 мл дистиллированной воды.

A.1.3 Нагреть раствор до 60 °С..

A.1.4 Покачивая колбу, перемешивать раствор до полного растворения кристаллов KCl.


A.1.5 Охладить раствор до 20 °С (при приготовлении насыщенного раствора KCl не охлаждать), довести его объем до метки дистиллированной водой и перемешать.

***Примечание** - При других объемах мерной посуды навеску изменить пропорционально объему.*


A.2 Разборка электролитического ключа (выполняется только для электрода бывшего в эксплуатации).

A.2.1 Повернуть электрод электролитическим ключом вверх и осторожно удалить резиновую пробку с полоской пленки см. рис.1.

A.2.2 Перевернуть электрод и, слегка встряхивая его, удалить остатки электролита.

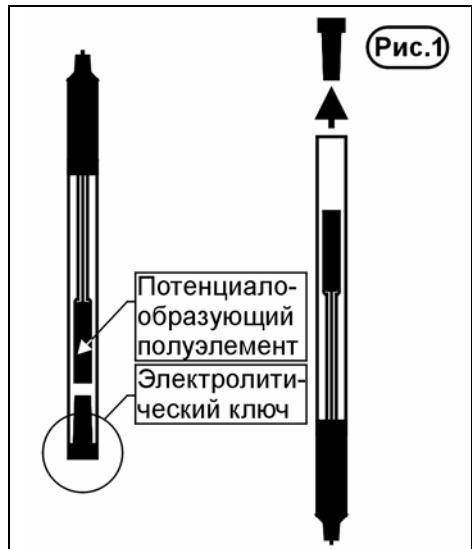

A.2.4 Залить свежий электролит внутрь корпуса электрода до уровня, указанного на рис. 2.

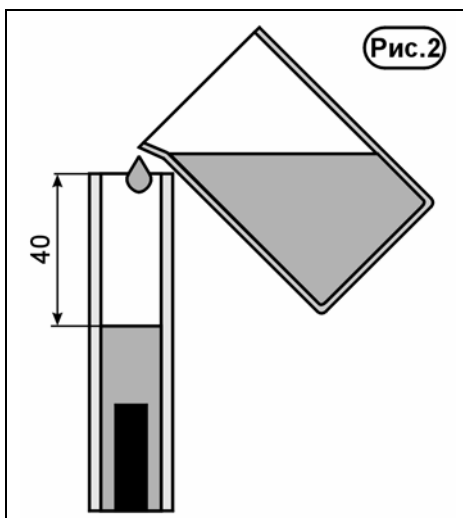

A.3 Сборка электролитического ключа:

A.3.1 Взять пинцетом полоску пленки, обогнуть ее равномерно по поверхности резиновой пробки, смочить наружную поверхность электролитом и установить в торец электрода, как показано на рис. 3.

A.3.2 Перевернуть электрод вниз электролитическим ключом и, встряхивая его, сместить воздушные пузыри в верхнюю часть полости электрода.

