



ИНСТРУКЦИЯ
по применению забуференной пептонной воды
готовой к применению

Настоящая инструкция распространяется на забуференную пептонную воду, представляющую собой прозрачный раствор светло-желтого цвета. Забуференная пептонная вода стерильна, готова к применению.

Назначение.

Забуференная пептонная вода предназначена для предварительного неселективного накопления бактерий, в частности, патогенных энтеробактерий из пищевых продуктов и другого материала, а также может быть использована в качестве разбавителя для гомогенизации проб пищевых продуктов в микробиологических анализах.

Преимуществом забуференной пептонной воды является наличие двух классических разбавителей, применяемых для пищевых образцов: она сочетает свойства пептонной воды (ревитализация микроорганизмов) и фосфатного буфера (нейтрализация изменений pH).

Способ подготовки изделия.

Работа должна быть проведена с соблюдением правил асептики. Перед использованием вскрывают флакон, заменяют резиновую пробку на стерильную ватно-марлевую и разливают среду в стерильные пробирки или другие емкости.

В таком виде забуференную пептонную воду можно хранить в течение 7 суток при температуре хранения 2-8 °С.

Порядок работы с изделием.

Посев и учёт результатов осуществляют в соответствии с методикой бактериологического исследования, например, стандарта ИСО 6579 для выявления *Salmonella* в продуктах питания и других стандартов ИСО (6785, 6887 и 8261).

Форма выпуска.

По 200 мл в герметично укупоренные стеклянные флаконы вместимостью 250 мл;

По 400 мл в герметично укупоренные стеклянные флаконы вместимостью 450 мл.

Транспортирование.

При температуре 2 - 25 °С всеми видами транспорта.

Хранение.

В герметично закрытой упаковке, в сухом, защищенном от света месте при температуре 2 - 25 °С.

Срок годности изделия – 6 месяцев.

Среда с истекшим сроком годности использованию не подлежит.

Рекламации на качество забуференной пептонной воды готовой к применению в течение срока годности следует направлять в адрес производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр фармакотерапии».

Адрес: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 30, лит. А, тел./факс (812) 327 5581, e-mail: nicf@nicf.spb.ru.